

Pagina 1 di 1	AZ. OSPEDALIERA FATEBENEFRATELLI E OFTALMICO MILANO Servizio di Prevenzione e Protezione
---------------	--

Emissione: 23.5.1997	<b>PROCEDURA N. 29</b>
Aggiornamento: 27.9.2001	<b>USO DI PRODOTTI CONTENENTI "SODIO AZIDE"</b>
Destinatari	Tecnici e operatori di Laboratorio

#### ◀ **NORME PARTICOLARI**

Il SODIO AZIDE è nocivo per inalazione, ingestione e contatto.

1. Conservare il prodotto in contenitori ben chiusi, lontano da fonti di calore e metalli pesanti.
2. Evitare assolutamente il contatto del prodotto con acidi, in quanto il sodio azide forma vapori di acido azotidrico altamente tossico, che allo stato liquido possono esplodere.
3. Evitare il contatto del prodotto con metalli pesanti perchè il sodio azide forma un composto esplosivo.
4. E' assolutamente vietato gettare il prodotto o i liquidi di risciacquo nei lavandini.
5. Durante la manipolazione del prodotto usare i mezzi di protezione individuale:
  - guanti di sicurezza;
  - occhiali di sicurezza;
  - Camici di lavoro e secondo le modalità già indicate nelle procedure n° 5, n° 11 e n° 28.
6. In caso di contatto con la pelle lavare abbondantemente con acqua per almeno 10 minuti.
7. In caso di contatto con gli occhi lavare immediatamente e abbondantemente con acqua per almeno 15 minuti, consultare un medico.
8. In caso di ingestione bere immediatamente molta acqua.
9. In caso di inalazione trasportare il soggetto in luogo aperto, se non respira procedere alla respirazione artificiale o fornire ossigeno, chiamare un medico.
10. In caso di fuoriuscita accidentale indossare i mezzi protettivi individuali, evitare il contatto con la pelle, gli occhi e con gli indumenti, assorbire il prodotto fuoriuscito con materiale inerte, sciacquare la superficie con molta acqua.
11. I rifiuti (scarti di laboratorio, contenitori contaminati ecc.) ed il preparato non utilizzato DEVONO essere smaltiti come rifiuti speciali, nel rispetto della normativa vigente (DPR 915/82, D.C.I. 27/7/84, Legge 475/88, DM 25/5/89 e successive modifiche ed integrazioni).